

浴槽水・採水手順のポイント解説

(水質検査1箇所ごとに、下記の弊社指定・採水ボトルに採水して下さい。)



②及び③「細菌検査用ボトル」下記の点にご注意！

細菌検査用ボトルは、中に試薬が入っているため、採取する水でゆすぐことは厳禁です。

採水直前に開封して、そのまま蓋を手に持ったまま、8割程度、水跳ねに注意し採水してください。



8割程度



注意点

- ・滅菌容器（滅菌袋に入っている容器）に採水する際、フタの内側、ネジロ、容器内に直接手で触れると細菌汚染されます。絶対に触れないよう注意して下さい。
- ・採水済ボトルは、冷蔵庫や保冷剤入クーラーBOXの中で冷蔵保管して下さい。

ご不明な点、ご質問などございましたら、弊社(06-6648-7157)までお気軽にお問合せください。