

プール水、浴槽水・採水手順のポイント解説

株式会社 東邦微生物病研究所

レジオネラ属菌



・レジオネラ属菌専用
500mlポリ製容器(滅菌容器)

↓
1本採水して下さい。



Information

レジオネラ属菌は、生存に空気が必要なため、採水は満水にしないで下さい。



8割程度の
採水にとどめて下さい。



総トリハロメタン



100ml茶色ガラス瓶

↓
1本採水して下さい。



Information

100ml茶色ガラス瓶には、予め保存用試薬を少量入れてありますので、採水時に流れ出ないようにご注意下さい。



容器内に空気層が残ると検査精度に影響が出るおそれがあります。

お手数ですが、左記のように瓶口に表面張力で盛り上がるようになるまで静かに採水して下さい。

ジャグジー等浴槽水

プール水
ジャグジー

プール水



500mlポリ製容器

200mlポリ製容器(滅菌容器)

滅菌容器は8割程度採水

↓
各1本採水して下さい。

ご不明な点、ご質問などございましたら、
弊社(06-6648-7157)まで、お気軽にお問合せください。



Information

- ・滅菌容器に採水される際、蓋の内側やネジ口、容器内は絶対に手を触れないよう注意して下さい。
- ・採水後の容器は、冷蔵庫や「保冷剤入りの」クーラーBOXを用いて冷蔵保管して下さい。