

【雑用水】採水容器の注意事項

採水箇所毎（1箇所毎）に弊社指定の採水容器で水を採取してください。

雑用水 2項目・6項目



採水容器：2本セット

- ・ 500ml透明ガラス瓶容器
- ・ 200mlポリ製容器（滅菌容器）

滅菌容器（包装されている容器）に採水する際、蓋の内側・ネジ口・容器内に手を触れないよう注意してください。

! 採水後の容器は、冷蔵庫や保冷材の入ったクーラーBOXで冷蔵保管してください。



「雑用水」とは・・・

FACT

建物内で発生した排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を、トイレの洗浄水、散水、修景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水です。



雑用水の水質基準と検査頻度

項目		基準	散水、修景 又は 清掃の用に供する 雑用水	水洗便所の洗浄の用に供する 雑用水
6 項目	pH値	5.8以上8.6以下	7日以内ごとに 1回 検査実施	7日以内ごとに 1回 検査実施
	臭気	異常でないこと		
	外観	ほとんど無色透明であること		
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上であること (結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)		
2 項目	大腸菌	検出されないこと	2ヶ月以内ごとに 1回 検査実施	2ヶ月以内ごとに 1回 検査実施
	濁度	2度以下であること		