

【飲料水】採水容器の注意事項

採水箇所毎（1箇所毎）に弊社指定の採水容器で水を採取してください。

ビル管 11項目・16項目



採水容器：2本セット

- ・ 500ml透明ガラス瓶容器
- ・ 200mlポリ製容器（滅菌容器）

滅菌容器（包装されている容器）に採水する際、蓋の内側・ネジ口・容器内に手を触れないよう注意してください。

消毒副生成物 12項目



採水容器：2本セット

- ・ 500ml透明ガラス瓶容器
- ・ 100ml茶色ガラス瓶容器

CAUTION!

100ml茶色ガラス瓶には、予め保存用試薬を少量入れてあります。採水時に流れ出ないようにご注意ください。

また、容器内に空気層が残ると検査精度に影響が出る恐れがあります。

左記写真のように瓶口に表面張力で盛り上がるようになるまで静かに採水してください。



採水後の容器は、冷蔵庫や保冷材の入ったクーラーBOXで冷蔵保管してください。