

【岩盤浴】拭き取り検査の注意事項



【検査キット（拭き取り検査用綿棒）】

容器の中は滅菌されています。綿棒に触れないようにしてください。
容器内のリンス液（リン酸緩衝塩化ナトリウム液）は、検査で使用します。
リンス液を捨てないでください。

準 備

付属のラベルに必要事項（下記3点）をご記入の上、
容器に貼ってください。

（記入見本）

- ①「**貴社名／店舗名**」
②「**採取日**」
③「**採取場所**」



50-121-00LB R0-0609 ラスパーチェック RASPERCHECK ふきとり検査用 カタログ番号 251811 希釈液：リン酸緩衝食塩水 10mL 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂カーデンシティ	No. 銀座店 日付 3/11 場所 岩盤浴 A
LOT: 9231231	
EXP: 2021/08/18	


拭き取り方法（サンプリング方法）




キャップをはずした後、本体部を圧迫し、
綿棒の余分なリンス液を除きます。




お調べになりたい箇所 約 100 cm^2 （ $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ ）を綿棒で拭取ってください。

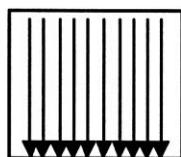


①
縦方向に
10回拭き取る

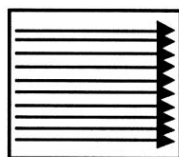

②
横方向に
10回拭き取る

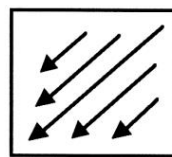

③
左斜め方向に
5回拭き取る

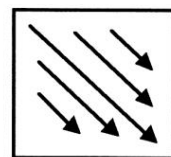

④
右斜め方向に
5回拭き取る



綿棒を本体に戻し、キャップを確実に締めてください。



CAUTION!

検査キット（拭き取り検査用綿棒）の保管について

- ✓ 使用前（拭き取り前）は、**常温（室内）**保管で結構です。
- ✓ 使用后（拭き取り後）は、**冷蔵**で保管してください。
- ✓ 宅配便をご利用の際は、**冷蔵便（クール便）**をご利用ください。