

【プール水】採水容器の注意事項

採水箇所毎（1箇所毎）に弊社指定の採水容器で水を採取してください。

基本項目（主な採水場所：プール、ジャグジー）



採水容器：2本セット

- ・ 500mlポリ製容器
 - ・ 200mlポリ製容器（滅菌容器）
- ※滅菌容器は、8割程度の採水に止めてください。

【基本項目】

pH・大腸菌・一般細菌・過マンガン酸カリウム消費量・濁度・遊離残留塩素（原則 現場測定）

レジオネラ属菌（主な採水場所：ジャグジー、浴槽水）



採水容器：1本

- ・ 500mlポリ製容器
（滅菌容器）

❗ 滅菌容器（細菌検査用）の採水レベルにご注意ください。



満水NG!!

← 8割程度

レジオネラ属菌は、生存するために空気が必要です。

総トリハロメタン（主な採水場所：プール）



採水容器：1本

- ・ 100ml茶色ガラス瓶

100ml茶色ガラス瓶には、予め保存用試薬を少量入れてあります。
採水時に流れ出ないようにご注意ください。



容器内に空気層が残ると検査精度に影響が出る恐れがあります。

上記写真のように瓶口に表面張力で盛り上がるようになるまで静かに採水してください。



- ・ 滅菌容器に採水する際、蓋の内側・ネジ口・容器内に手を触れないよう注意してください。
- ・ 採水後の容器は、冷蔵庫や保冷材の入ったクーラーBOXで冷蔵保管してください。