

【レジオネラ属菌】採水容器の注意事項

採水箇所毎（1箇所毎）に弊社指定の採水容器で水を採取してください



採水容器：1本

・ 500mlポリ製容器（滅菌容器）

- ✓ 採水する際、蓋の内側・ネジ口・容器内に手を触れないよう注意してください。
- ✓ 採水後の容器は、冷蔵庫や保冷材の入ったクーラーBOXで冷蔵保管してください。

滅菌容器（細菌検査用）の採水レベルにご注意ください

特に レジオネラ属菌は、
生存するために空気が必要です。
採水容器内を満水にしないでください。



8～9割程度

満水NG!!

【浴槽水】レジオネラ属菌の合格基準

種 別	検 査 頻 度	合 格 基 準
毎日完全換水型浴槽	1年に1回以上	10CFU/100mL未満 (公衆浴場における水質基準等に関する指針・厚生労働省)
連日使用型浴槽（循環式）	1年に2回以上	
塩素消毒法でない浴槽	1年に4回以上	

※都道府県によって表記は「検出されないこと(10CFU/100mL未満)」となる場合があります。

【冷却塔水】レジオネラ属菌の合格基準

合 格 基 準	100CFU/100mL未満（レジオネラ症防止指針・厚生労働省）
---------	----------------------------------

検査頻度、検査内容は、各自治体の条例によって定められていますので、詳細は管轄の保健福祉事務所や保健所等にお尋ねください。